

Não é apenas mais uma Partícula Totalmente Porosa para UHPLC/HPLC

Atualize para uma Coluna Luna Omega e ganhe:

- Escalabilidade e maior Confiabilidade
- Eficiência e Desempenhos incríveis em UHPLC/HPLC
- Extrema Robustez e Resistência Mecânica


explore

LUNA®
OMEGA

NOVA

Sua melhor Opção de C18

Luna Omega C18 (5 µm, 3 µm, 1,6 µm)

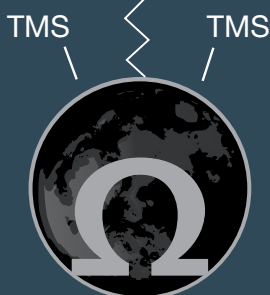

20% de Desconto

Em uma Coluna Luna® Omega C18 ou Kinetex® C18 não comprada anteriormente pelo seu Laboratório

Ofertas Válidas de 01 de Abril de 2021 até 30 de Junho de 2021

Mencione o Código da Promoção: LUNKNXPEAK14306BR



Rua David Ben Gurion, 701
Morumbi - São Paulo
CEP: 05634-001
Tel: +55 11 3464 8900
allcrom@allcrom.com.br
www.allcrom.com.br


phenomenex®
...breaking with traditionSM

www.phenomenex.com/LunaOmega
www.allcrom.com.br/lunaOmega (Português)



Gerando o Próximo Nível De Confiabilidade através de um Processo Avançado de Otimização

Nos últimos três anos, nossos Cientistas e Engenheiros, com a ajuda de Clientes e Colegas da Danaher, otimizaram nossos Processos para fornecer Produtos que ofereçam níveis muito altos de Desempenho e estabeleceram novos níveis de Confiabilidade e Reprodutibilidade. Essa nova série avançada de Produtos e Processos de Otimização é chamada PEAK.

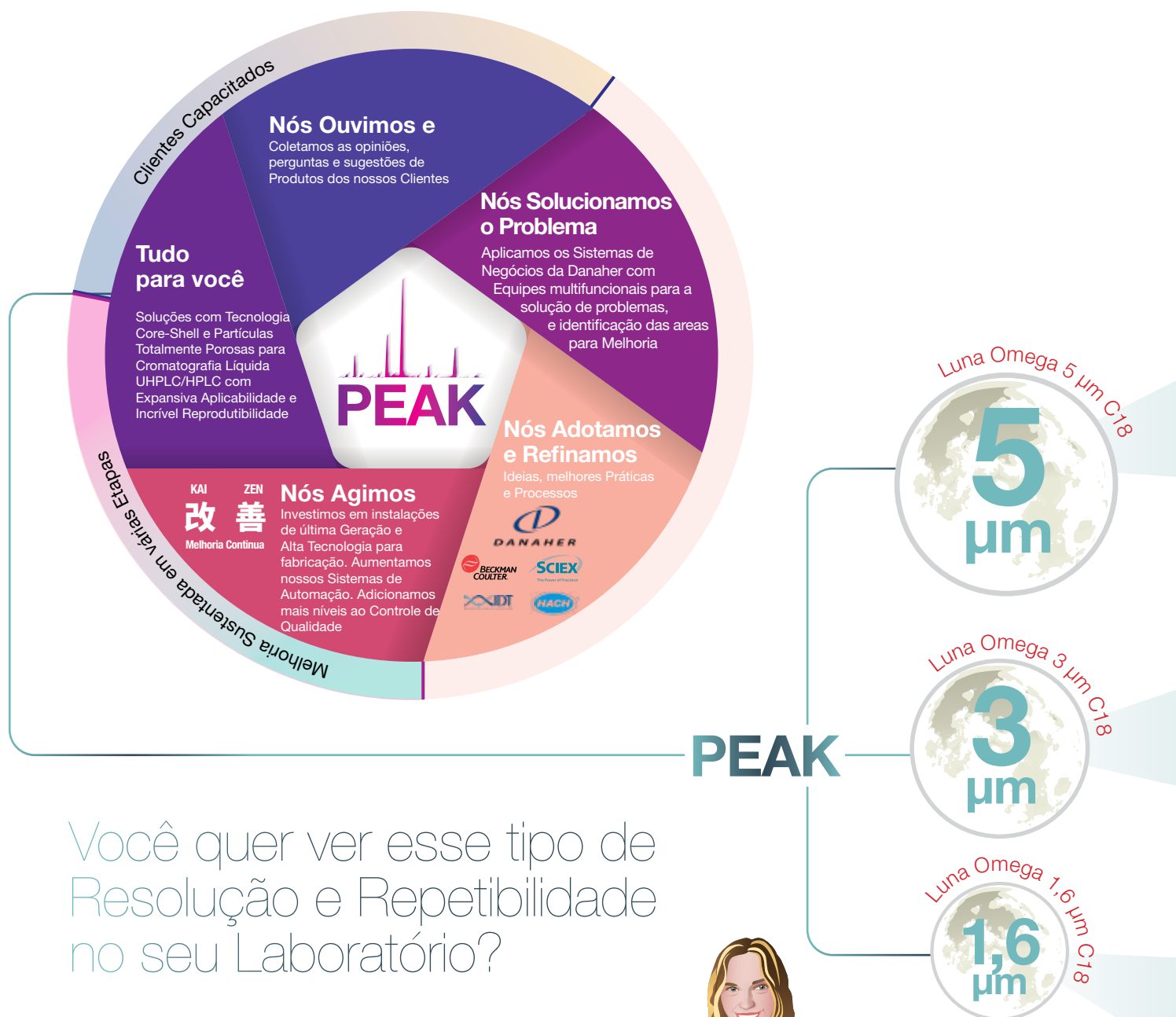

Você quer ver esse tipo de Resolução e Repetibilidade no seu Laboratório?

Nós podemos lhe ajudar a combinar a Seletividade correta e a Morfologia das Partículas para os seus Métodos Atuais!

chat now

Cotações, Métodos, Dicas...
Estamos Aqui para Ajudar!



[Phenomenex.com/ChatNow](https://phenomenex.com/ChatNow)

www.allcrom.com.br/allcromchat (Português)

Reprodutível e Escalável

Ao definir um novo padrão de Confiabilidade, a Coluna Luna Omega C18 consegue abranger as técnicas de UHPLC e HPLC com uma faixa escalonável entre tamanhos de Partículas de Alto Desempenho que garantirão que os seus Métodos Desenvolvidos sejam facilmente transferidos. Desde a identificação de apenas um único composto a perfis de impureza complexos, a Coluna Luna Omega C18 servirá como um Pilar para o seu Laboratório que você pode contar no dia a dia.

Reprodutibilidade de Lote a Lote


Neste exemplo, comparamos três lotes da Coluna Luna Omega C18 utilizando todos os três tamanhos de Partículas diferentes disponíveis em uma Amostra representativa complexa de um Controle de Qualidade do setor Farmacêutico.

Condições para todas as colunas:

Fase Móvel: A: Água com 0,1% de Ácido Fórmico
B: Acetonitrila com 0,1% de Ácido Fórmico
Temperatura: 30 °C
Deteção: UV @ 254 nm
Volume de Injeção: 5 µL
Amostra: 5 mg/mL de Clorexidina e substâncias relacionadas

Luna Omega 5 µm C18

Comparação do Perfil de Impureza do Lote 3

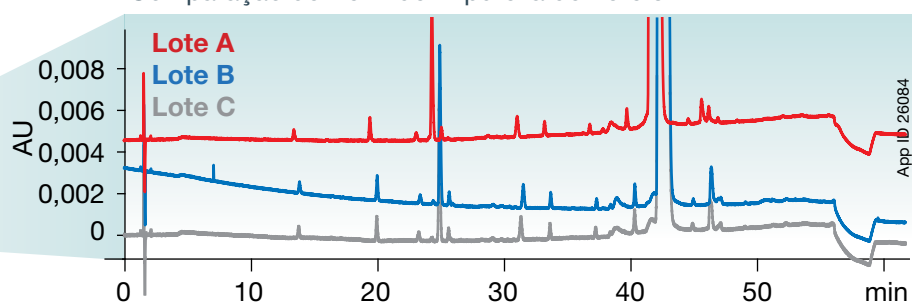


Coluna: Luna Omega 5 µm C18
Dimensão: 250 x 4,6 mm
Referência: 00G-4785-E0
Gradiente:

Tempo (min)	% B
0	2
2,5	2
52,5	35
55	35
57,5	2
62,5	2

Luna Omega 3 µm C18

Comparação do Perfil de Impureza do Lote 3

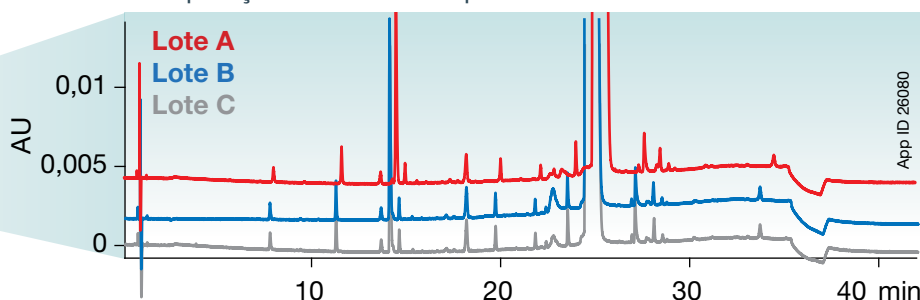


Coluna: Luna Omega 3 µm C18
Dimensão: 150 x 4,6 mm
Referência: 00F-4784-E0
Gradiente:

Tempo (min)	% B
0	2
1,5	2
31,5	35
34,5	35
36	2
42	2

Luna Omega 1,6 µm C18

Comparação do Perfil de Impureza do Lote 3

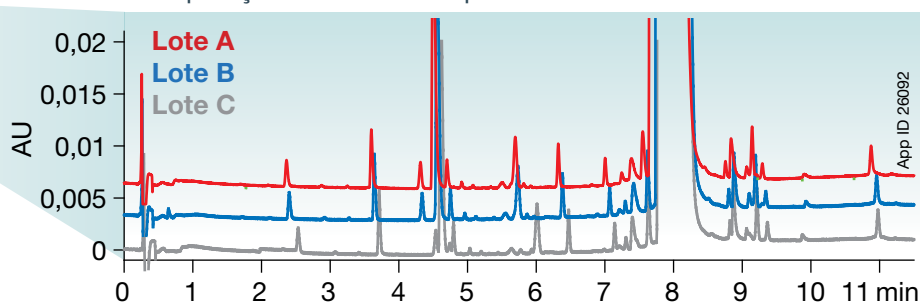

Coluna: Luna Omega 1,6 µm C18
Dimensão: 50 x 2,1 mm
Referência: 00B-4742-AN
Gradiente:

Tempo (min)	% B
0	2
0,5	2
10,5	35
11,5	35
12	2
14	2

Não é Apenas mais uma Partícula Totalmente Porosa para UHPLC/HPLC

Atualize para uma Coluna Luna Omega e ganhe:

- Escalabilidade e maior Confiabilidade
- Eficiência e Desempenhos incríveis em UHPLC/HPLC
- Extrema Robustez e Resistência Mecânica

20% de Desconto Em uma Coluna Luna[®] Omega C18 ou Kinetex[®] C18 não comprada anteriormente pelo seu Laboratório

Ofertas Válidas de 01 de Abril de 2021 até 30 de Junho de 2021

Mencione o Código da Promoção: LUNKNXPEAK14306BR

Colunas Luna Omega 1,6 µm Microbore e Minibore (mm)								SecurityGuard [™] Cartuchos ULTRA (mm)	SecurityGuard [™] Suporte ULTRA
Fase	50 x 1,0	100 x 1,0	150 x 1,0	30 x 2,1	50 x 2,1	100 x 2,1	150 x 2,1	3/pct	Cada

PEAK	C18	00B-4742-A0	00D-4742-A0	00F-4742-A0	00A-4742-AN	00B-4742-AN	00D-4742-AN	00F-4742-AN	AJ0-9502	AJ0-9000
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

para DI de 2,1 mm

Colunas Luna Omega 3 µm Minibore e MidBore [™] (mm)							SecurityGuard [™] Cartuchos (mm)	SecurityGuard [™] Suporte
Fase	50 x 2,1	100 x 2,1	150 x 2,1	50 x 3,0	100 x 3,0	150 x 3,0	4 x 2,0	Cada

PEAK	C18	00B-4784-AN	00D-4784-AN	00F-4784-AN	00B-4784-Y0	00D-4784-Y0	00F-4784-Y0	AJ0-7611	KJ0-4282
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

para DI entre 2,0 ~ 3,0 mm

Colunas Analíticas Luna Omega 3 µm (mm)					SecurityGuard [™] Cartuchos (mm)	SecurityGuard [™] Suporte
Fase	50 x 4,6	100 x 4,6	150 x 4,6	250 x 4,6	4 x 3,0	Cada

PEAK	C18	00B-4784-E0	00D-4784-E0	00F-4784-E0	00G-4784-E0	AJ0-7612	KJ0-4282
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

para DI entre 3,1 ~ 8,0 mm

Colunas Analíticas Luna Omega 5 µm (mm)					SecurityGuard [™] Cartuchos (mm)	SecurityGuard [™] Suporte
Fase	50 x 4,6	100 x 4,6	150 x 4,6	250 x 4,6	4 x 3,0	Cada

PEAK	C18	00B-4785-E0	00D-4785-E0	00F-4785-E0	00G-4785-E0	AJ0-7612	KJ0-4282
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

para DI entre 3,1 ~ 8,0 mm

Termos e Condições

Ofertas válidas apenas para o destinatário. A oferta deve ser especificada no momento do pedido e não pode ser combinada com qualquer outro desconto ou item promocional já existente. Todos os descontos deste folheto são válidos apenas para as Colunas Luna Omega C18 e Kinetex C18. Os descontos não são válidos para os acessórios, Colunas > 10 mm de DI e Coluna Personalizadas.

Marca

A Luna e a Kinetex são marcas registradas e a SecurityGuard são marcas registradas Phenomenex.

Aviso Legal

O comparativo das Separações pode não ser representativo para todas as Aplicações.

SecurityGuard é patenteado pela Phenomenex. Patente americana número 6.162.362. **ATENÇÃO:** essa patente se aplica somente ao suporte de cartucho de proteção com dimensões analíticas e não se aplica aos suportes SemiPrep, PREP ou ULTRA ou a quaisquer cartuchos.

DEVE SER USADO APENAS EM PESQUISAS. Não é indicado nos procedimentos de diagnósticos clínicos.

© 2021 Phenomenex, Inc. Todos os direitos reservados.



www.phenomenex.com

Os produtos Phenomenex estão disponíveis em todo o mundo. Para o distribuidor em outros países/regiões, entre em contato com a Phenomenex USA, Departamento Internacional em international@phenomenex.com

No Brasil o distribuidor Exclusivo é a empresa Allcrom – www.allcrom.com.br

Alemanha
t: +49 (0)6021-58830-0
anfrage@phenomenex.com

Dinamarca
t: +45 4824 8048
nordicinfo@phenomenex.com

Hong Kong
t: +852 6012 8162
hkinfo@phenomenex.com

Nova Zelândia
t: +64 (0)9-4780951
nzinfo@phenomenex.com

Taiwan
t: +886 (0) 0801-49-1246
twinfo@phenomenex.com

Austrália
t: +61 (0)2-9428-6444
auinfo@phenomenex.com

Eslováquia
t: +420 272 017 077
sk-info@phenomenex.com

Índia
t: +91 (0)40-3012 2400
indiainfo@phenomenex.com

Polônia
t: +48 22 104 21 72
pl-info@phenomenex.com

Tailândia
t: +66 (0) 2 566 0287
thaiinfo@phenomenex.com

Áustria
t: +43 (0)1-319-1301
anfrage@phenomenex.com

Espanha
t: +34 91-413-8613
espinfo@phenomenex.com

Irlanda
t: +353 (0)1 247 5405
eireinfo@phenomenex.com

Portugal
t: +351 221 450 488
ptinfo@phenomenex.com

**Para demais países/regiões:
Matriz Phenomenex E.U.A.**
t: +1 (310) 212-0555
info@phenomenex.com

Bélgica
t: +32 (0)2 503 4015 (francês)
t: +32 (0)2 511 8666 (holandês)
beinfo@phenomenex.com

Estados Unidos
t: +1 (310) 212-0555
info@phenomenex.com

Itália
t: +39 051 6327511
italiainfo@phenomenex.com

Reino Unido
t: +44 (0)1625-501367
ukinfo@phenomenex.com

Canadá
t: +1 (800) 543-3681
info@phenomenex.com

Finlândia
t: +358 (0)9 4789 0063
nordicinfo@phenomenex.com

Luxemburgo
t: +353 (0)30-2418700
nlinfo@phenomenex.com

República Checa
t: +420 272 017 077
cz-info@phenomenex.com

China
t: +86 400-606-8099
cninfo@phenomenex.com

França
t: +33 (0)1 30 09 21 10
franceinfo@phenomenex.com

México
t: 01-800-844-5226
tecnicomx@phenomenex.com

Suécia
t: +46 (0)8 611 6950
nordicinfo@phenomenex.com

Cingapura
t: +65 800-852-3944
sginfo@phenomenex.com

Holanda
t: +31 (0)30-2418700
nlinfo@phenomenex.com

Noruega
t: +47 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

Suíça
t: +41 (0)61 692 20 20
swissinfo@phenomenex.com